

イムノクロマト測定用クリーンアップ多機能カートリッジ(1)

登録番号 FTC002

1. **Autoprep® MF-S**は、アフラトキシン用イムノクロマト測定における妨害成分を除去
2. コンディショニングなしの簡便な操作
3. アフラトキシンB₁、B₂、G₁、G₂はMF-Sを通過

■プロトコル

Autoprep® MF-Sに、アフラトキシン混合標準溶液を通過させ、回収率を確認しました。

Autoprep® MF-S


アフラトキシン混合標準液
0.6mL

添加量
B₁、G₁ : 各2ppb
B₂、G₂ : 各0.7ppb

自然流下

HPLC

<操作方法>

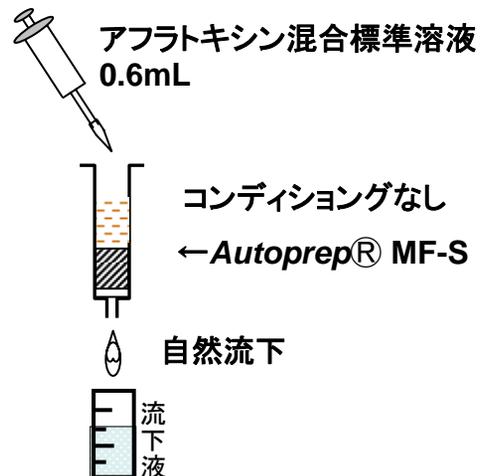

■結果

<MF-Sによるアフラトキシンの添加回収率>

標品の添加回収率(%)			
B ₁	B ₂	G ₁	G ₂
100	99	85	87